


TO-TAP-3, fernrot fluoreszierender Nukleinsäurefarbstoff


<http://de.lumiprobe.com/p/to-pro-3-nucleic-acid-stain>

TO-TAP-3 (Thiazolrot-Monomer, auch bekannt als TO-TAP[®]-3) ist ein fernenrotes fluoreszierendes Karbocyanin-Nukleinsäurefärbemittel. TO-TAP-3 ist ein nicht zellgängiger Nukleinsäurefärbemittel, das in Abwesenheit von Nukleinsäuren nicht fluoresziert, aber eine signifikante Fluoreszenzverstärkung bei der Bindung an dsDNA zeigt.

TO-TAP-3 verfügt über ein helles Fluoreszenzsignal und einen niedrigen Hintergrund. Der Farbstoff ist nützlich zum Färben von Nukleinsäuren auf Mikroarrays sowie für Kern- und Chromosomen-Gegenfärbungen in der Mikroskopie. Er kann zur Überwachung der Zellviabilität und der Detektion abgestorbener Zellen in Kulturen verwendet werden. Die langwelligen Eigenschaften des Fluoreszenzsignals von TO-TAP-3 sind gut von grünen und roten Fluorophoren getrennt, was ihn ideal für Mehrfarben-Fluoreszenzmarkierungsexperimente macht.

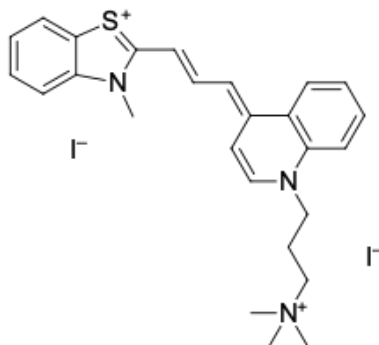

Struktur von TO-TAP-3

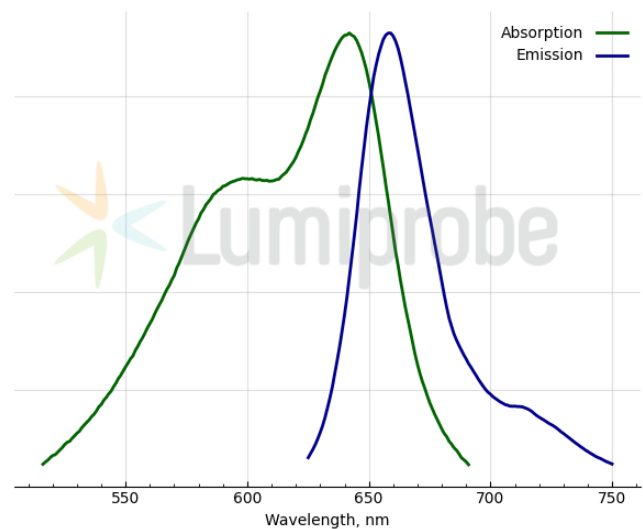

Absorptions- und Emissionsspektren von TO-TAP-3 (DNA-Farbstoff-Komplex)

Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform:	blaue Lösung
Molekülmasse:	671.43
CAS-Nummer:	157199-63-8
Molekülformel:	C ₂₆ H ₃₁ I ₂ N ₃ S
IUPAC-Name:	trimethyl-[3-[4-[(E,3Z)-3-(3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene)prop-1-enyl]quinolin-1-ium-1-yl]propyl]azanium;diiodide
Qualitätskontrolle:	NMR ¹ H und HPLC-MS (≥95 %)
Lagerungsbedingungen:	24 Monate ab dem Wareneingang bei -20 °C an einem lichtgeschützten Ort. Transport: bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen. Trocken lagern.
Rechtliche Hinweise:	Dieses Produkt wird nur für Forschungszwecke angeboten und verkauft. Es wurde nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit in Nahrungsmitteln, pharmazeutischen Produkten, medizinischen Vorrichtungen, Kosmetika sowie für gewerbliche oder andere Einsatzzwecke getestet. Der Verkauf gewährt oder impliziert nicht die Erlaubnis zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, bei der Herstellung von Nahrungsmitteln oder pharmazeutischen Produkten, in medizinischen Vorrichtungen sowie in kosmetischen Erzeugnissen.

Spektrale Eigenschaften

Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm:	643 (complex)
Emissionsmaximum / nm:	658 (complex)

TO-PRO[®] ist das Warenzeichen von Molecular Probes.